

3M Flip-Top

Botella de dilución con 90 ml Agua Peptonada. Cat. FTPW9066
Ficha Técnica



Descripción

Los 3M™ Frascos de Dilución Flip-Top vienen previamente rellenos con una variedad de buffers que se pueden usar como diluyentes para la enumeración de microorganismos a partir de muestras ambientales o de alimentos. Los 3M Frascos de Dilución Flip-Top ofrecen simplicidad para la preparación de diluciones.

3M Food Safety cuenta con certificación de la Organización internacional para la estandarización (ISO) 9001 de diseño y fabricación.

Almacenamiento

Al recibir los 3M Frascos de Dilución Flip-Top, almacénelos sin abrir en el rango de 20 a 25°C

Instrucciones de Uso

1. Quite el precinto de seguridad presente. No use el producto si el precinto está roto. Abra la tapa del 3M Frasco de Dilución Flip-Top.
2. Agregue la muestra de manera aséptica al frasco.
3. Cierre la tapa y agítelo para completar la dilución.
4. Si se usa con Placas 3M Petrifilm®: Consulte las "Instrucciones del producto" correspondientes de las Placas 3M Petrifilm®.

Características / Beneficios

- Resultados consistentes.
- Costos laborales reducidos.
- Frascos antiderrames para reducir el desperdicio y ampliar las opciones de transporte.
- Frascos de dilución de 90ml con agua peptonada.
- Para toma de muestras.
- La tapa Flip-Top puede abrirse con una sola mano, y la bisagra la mantiene abierta para facilitar el agregado de la muestra.

Presentación

FTPW9066	3M Flip top 90 ml de agua peptonada	66 Unid
----------	-------------------------------------	---------