

Tómulas con 5 y 10ml Caldo Letheen 3M™

Cat. RS9605LET /RS96010LET



Ficha Técnica

Descripción

Las tómulas con 5 y 10ml de caldo Letheen 3M™ es un dispositivo de muestreo conveniente y rápido para el muestreo ambiental y sobre pequeñas áreas de superficie. Las tómulas están diseñada para asegurar la integridad de la muestra, hasta el ensayo de laboratorio.

El caldo Letheen se utiliza para neutralizar la acción bactericida de los compuestos de amonio cuaternario.

Este producto se fabrica en los EE.UU, con materiales de origen global y tiene la certificación ISO 9001: 2008 para el aseguramiento de la calidad.

Aplicaciones

Las tómulas con 5 y 10ml de caldo Letheen 3M™, aplica para:

- la toma de muestras ambientales.

Fácil de usar

Las tómulas con 5 y 10ml de caldo Letheen 3M™, son fácil de usar:

- 1.- Desenroscar la tapa del tubo.
- 2.- Asépticamente retirar la tómula del tubo.
- 3.- Asépticamente pasar la tómula en toda la superficie de muestreo, mientras gira el hisopo.
- 4.- Volver a colocar el hisopo en el tubo.
- 5.- Repetir el paso 2. Cambiar la dirección en 90° y asépticamente pasar la tómula por la misma superficie de muestreo. Repetir el paso 4.
- 6.- Repetir el paso 2. Cambiar la dirección en 45° y, asépticamente, pasar el hisopo por la misma superficie de muestreo. Repetir el paso 4.
- 7.- Enroscar la tapa con firmeza para cerrar.

Beneficios

- El tubo con caldo Letheen, listo para usar para el análisis de microorganismos de muestras ambientales.
- La tómula llega a los rincones y zonas de difícil acceso para una mayor precisión.
- Su práctico diseño ayuda a mejorar la coherencia de muestreo de tecnología a tecnología y de la planta a planta.
- Los tubos tienen un amplio espacio de cabeza para la adición de la muestra y la homogenización por vórtex.
- Producto descontaminado con radiación Gamma.

Presentación

Las tómulas con 5 y 10ml de caldo Letheen 3M™, vienen en la presentación siguiente:

| Código corto | Descripción del producto | Unid/caja |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| RS9605LET | Tómula con 5ml de caldo Letheen 3M™ | 100unidades/caja |
| RS96010LET | Tómula con 10ml de caldo Letheen 3M™ | 100unidades/caja |