


# Tórula con 10ml Caldo de Agua Peptonada Tamponada 3M™

Cat. RS96010BPW

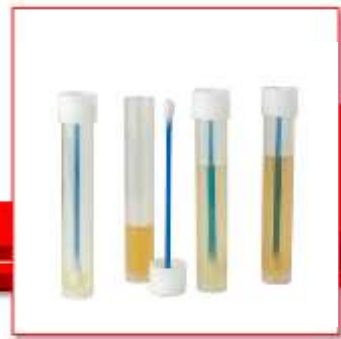

## Ficha Técnica

### Descripción

La tórula con 10ml de caldo de Agua Peptonada Tamponada 3M™ es un dispositivo de muestreo conveniente y rápido para el muestreo ambiental y sobre pequeñas áreas de superficie.

La tórula está diseñada para asegurar la integridad de la muestra, hasta el ensayo de laboratorio.

El caldo de agua peptonada tamponada se utiliza como diluyente o enriquecimiento no selectivo de microorganismos tales como *Salmonella* o *E.coli* de alimentos o muestras ambientales, antes de las etapas de enriquecimiento selectivo y aislamiento. El caldo de agua peptonada tamponada promueve la recuperación de aquellos microorganismos dañados o estresados por los procesos tecnológicos aplicados en la industria alimentaria.

Este producto se fabrica en los EE.UU, con materiales de origen global y tiene la certificación ISO 9001: 2008 para el aseguramiento de la calidad.

### Aplicaciones

La tórula con 10ml de caldo de Agua Peptonada Tamponada 3M™, aplica para:

- la toma de muestras ambientales.

### Fácil de usar

La tórula con 10ml de caldo de Agua Peptonada Tamponada 3M™, es fácil de usar:

- Desenroscar la tapa del tubo.
- Asépticamente retirar la tórula del tubo.
- Asépticamente pasar la tórula en toda la superficie de muestreo, mientras gira el hisopo.
- Volver a colocar el hisopo en el tubo.
- Repetir el paso 2. Cambiar la dirección en 90° y asépticamente pasar la tórula por la misma superficie de muestreo. Repetir el paso 4.
- Repetir el paso 2. Cambiar la dirección en 45° y, asépticamente, pasar el hisopo por la misma superficie de muestreo. Repetir el paso 4.
- Enroscar la tapa con firmeza para cerrar.

### Beneficios

- El tubo con caldo de agua de peptona, listo para usar para el análisis de microorganismos de muestras ambientales.
- La tórula llega a los rincones y zonas de difícil acceso para una mayor precisión.
- Su práctico diseño ayuda a mejorar la coherencia de muestreo de tecnología a tecnología y de la planta a planta.
- Los tubos tienen un amplio espacio de cabeza para la adición de la muestra y la homogenización por vórtex.
- Producto descontaminado con radiación Gamma.

### Presentación

La tórula con 10ml de caldo de Agua Peptonada Tamponada 3M™, vienen en la presentación siguiente:

Código corto	Descripción del producto	Unid/caja
RS96010BPW	3M™ Esponja hidratada con 10ml de agua peptonada tamponada.	100unidades/caja